

Manual de instrucciones referencia TIME-D05-001

Características del cronómetro:

1. visualización de la hora y el calendario
2. Cronómetro de 24 horas
3. Alarma
4. Alarma por hora
5. Opción de modo de 12/24 horas

Funciones: cronómetro digital, reloj 12/24, alarma, calendario, sistema semanal. Precisión del cronómetro: 1/100" los primeros 30 minutos y después en incrementos de 1 segundo hasta un máximo de 24h. Tiempo acumulado (Split) y 2 memorias. 2 pilas LR44 (incluidas)

Modo de visualización de hora / calendario:

1. Visualización de la hora, minutos, segundos y día de la semana, se obtiene en el estado de visualización de la hora normal.
2. visualización del calendario un mes, fecha, día de la semana.
3. Visualización de la hora de alarma y desarmado → manteniendo pulsado S1
4. Alarma activada/desactivada → manteniendo pulsados S1 y S3.
5. Timbre encendido (todo el día - banderas encendidas) / apagado (todo el día - banderas apagadas) → manteniendo presionados S1 y S3

Para configurar la hora y el calendario, presione S2 tres veces

- Seleccione el (los) dígito (s) parpadeante (s) presionando S1 y luego avance la cifra presionando S3 (avance rápido manteniendo presionado S3 por más de 2 segundos)
- Seleccione la opción de ciclo de 12/24 horas cuando configure la hora normal avanzando la figura a "A" / "p" para el modo de 12 horas o "H" para el modo de 24 horas.
- Presione S2 una vez más para volver al estado de visualización de la hora.
- Para configurar la hora de la alarma, presione S2 dos veces
- Configure la hora y los minutos de la alarma de la misma manera que arriba
- Presione S2 una vez más para volver al estado de visualización de la hora

Modo cronómetro:

Este modo cuenta en intervalos de 1/100 segundos durante los primeros 30 minutos de cronometraje (29 minutos 59,99 segundos) y luego en 1 segundo en incrementos hasta un máximo de 24 horas (23 horas: 59 minutos: 59 segundos)

Para ingresar al modo de cronómetro, presione S2 en el estado de visualización de la hora:

1. estado STOP - presione S3 una vez
2. Tiempo dividido (vuelta) - presione S1 para "congelar" la visualización del tiempo transcurrido mientras cuenta, y presione S1 otra vez para reanudar el cronometraje.
3. Reinicie-presione S1 y luego el cronómetro dejará de contar para volver al estado de visualización de la hora; presione S2 una vez más.