

Manuale di istruzioni riferimento TIME-D05-001

Caratteristiche del cronometro:

1. Visualizzazione dell'orario e del calendario
2. Cronometro 24 ore
3. Sveglia
4. Allarme orario
5. Modalità 12/24 ore

Funzioni: cronometro digitale, orologio 12/24, sveglia, calendario, sistema settimanale. Precisione del cronometro: 1/100" per i primi 30 minuti e successivamente a incrementi di 1 secondo fino a un massimo di 24 h. Tempo cumulativo (Split) e 2 memorie. 2 batterie LR44 (incluse)

Modalità di visualizzazione di orario/calendario:

1. Visualizzazione di ore, minuti, secondi e giorno della settimana, si ottiene nella modalità di visualizzazione dell'orario normale.
2. Visualizzazione del calendario mensile, data, giorno della settimana.
3. Visualizzazione dell'orario di sveglia e disattivazione → tenendo premuto S1
4. Sveglia attivata/disattivata → tenendo premuti S1 e S3.
5. Suoneria accesa (tutto il giorno - toni accesi) / spenta (tutto il giorno - toni spenti) → tenendo premuti S1 e S3

Per configurare l'orario e il calendario, premere tre volte S2

- Selezionare la/e cifra/e lampeggiante/i premendo S1, quindi aumentare il valore premendo S3 (avanzamento rapido tenendo premuto S3 per oltre 2 secondi)
- Selezionare l'opzione 12/24 ore quando si configura l'ora normale, facendo avanzare la figura fino a "A" / "p" per la modalità 12 ore o "H" per la modalità 24 ore.
- Premere S2 un'altra volta per tornare alla modalità di visualizzazione dell'orario.
- Per configurare l'orario della sveglia, premere due volte S2
- Configurare l'ora e i minuti della sveglia nello stesso modo indicato sopra
- Premere S2 un'altra volta per tornare alla modalità di visualizzazione dell'orario

Modalità cronometro:

Questa modalità conta a intervalli di 1/100 di secondo durante i primi 30 minuti di cronometrando (29 minuti 59,99 secondi) e poi a incrementi di 1 secondo fino a un massimo di 24 ore (23 ore: 59 minuti: 59 secondi)

Per accedere alla modalità cronometro, premere S2 nella modalità di visualizzazione dell'orario:

1. stato STOP - premere una volta S3
2. Tempo suddiviso (ritorno) - premere S1 per "congelare" la visualizzazione del tempo trascorso durante il conteggio e premere nuovamente S1 per riprendere il cronometrando.
3. Riavviare - premere S1 e il cronometro smetterà di contare, tornando alla modalità di visualizzazione dell'orario; premere un'altra volta S2.